

Camera contaglobuli NEUBAUER doppia senza pinze

con reticolo a linee scure

Le camere contaglobuli si differenziano per le griglie di conteggio e per la profondità delle camere.

Linee perpendicolari, incise nella superficie della base della camera, formano una griglia che diventa visibile al microscopio.

Approvate per applicazioni (IVD) diagnostici in vitro, secondo la direttiva IVD 98/79 / CE, con marchio CE

A richiesta sono disponibili camere contaglobuli con reticolo “Bright Lines” che facilitano la valutazione del campione grazie alle linee luminose che contrastano bene con lo sfondo scuro.

La profondità della camera Neubauer è di 0.1 mm.


La griglia copre 3 x 3 mm in totale e si compone di 9 grandi quadrati di 1 mm².

Il quadrato centrale è suddiviso in un gruppo di 4 x 4 quadrati di 0,2 x 0,2 mm².

Linee triple distanti 0.025 mm tra loro, separano i gruppi di quadrati l'uno dall'altro.

Ogni gruppo di quadrati è suddiviso in altri 16 aventi lato di 0,05 mm.

NOTA BENE: L'immagine è puramente indicativa

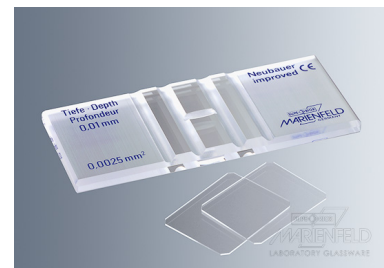

Codice	Descrizione
1221008	Camera contaglobuli NEUBAUER doppia senza pinze con reticolo a linee scure