

## Pipetta automatica a dosaggio ripetitivo Brand mod. HandyStep® Touch

Le pipette a dosaggio ripetitivo, specie in caso di serie in continuo, non dovrebbero stancare l'utilizzatore.

Dosare lunghe serie con elevata precisione in modo semplice, in armonia senza sforzi ed affaticamento della mano è sicuramente di grande importanza.

La nuova pipetta ripetitiva di BRAND è la prima scelta quando si tratta di dispensazione efficiente di lunghe serie.

- ☑ Semplice: funzionamento tramite touchscreen
- ☑ Facile: compatibile con puntali di altri produttori
- ☑ Efficiente: espulsione automatica del puntale

Con il display touchscreen puoi scorrere comodamente avanti e indietro tra le funzioni e avere sempre una panoramica delle informazioni essenziali sulle tue fasi di lavoro.

Il funzionamento è facile, anche con i guanti protettivi.

E parlando di facilità, i giorni in cui si cambiavano manualmente i puntali sono finiti.

Sull'HandyStep® touch, è sufficiente toccare leggermente l'icona Eject sul display per espellere la punta.

Impostazione rapida del volume tramite tastiera

Nuovi intervalli di volume per l'erogazione multipla: per una flessibilità ancora maggiore nell'impostazione del volume, la nuova versione offre intervalli di passo più fini in tutte le modalità.

Promemoria calibrazione: oltre a salvare l'ultima calibrazione, ora puoi anche impostare un promemoria per la prossima data di calibrazione.



| Mode                             | Function  | HandyStep® touch | HandyStep® touch S |
|----------------------------------|---|------------------|--------------------|
| Multi Dispensing (MULTI-DISP)    |  Successive dispensing of a set volume                                     | ✓                | ✓                  |
| Auto Dispensing (AUTO-DISP)      |  Automatic dispensing by the instrument                                    | ✓                | ✓                  |
| Pipetting (PIP)                  |  Pipetting a defined volume  | ✓                | ✓                  |
| Sequential Dispensing (SEQ-DISP) |  Successive dispensing of different volumes                                | —                | ✓                  |
| Multi Aspirating (MULTI-ASP)     |  Aspirating different volumes  | —                | ✓                  |
| Titrating                        |  Manual or successive delivery of liquids for titration                    | —                | ✓                  |
| Favorites                        |  Saving favorites for quick access  | ✓                | ✓                  |
| Settings                         |  Individual customization of the device (e.g. brightness or device name) | ✓                | ✓                  |

**Codice**

53705200

**Descrizione**

Pipetta automatica a dosaggio ripetitivo  
Brand mod. HandyStep® Touch